


r-biopharm

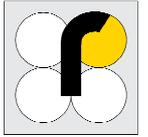

RIDA[®] Testosteron

Art. No. R2499

Spiking solution

Test in vitro

Conservare a - 20 °C (-4°F)

Prodotto da:

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstraße 17
D-64297 Darmstadt
www.r-biopharm.de

Per informazioni:

Telefono:

Centralino (0 61 51) 81 02-0

Telefax / E-Mail:

Ordini (0 61 51) 81 02-20
orders@r-biopharm.de

Marketing

(0 61 51) 81 02-40
info@r-biopharm.de

Distribuito da:

R-Biopharm Italia Srl
Via Morandi, 10
20077 Melegnano MI
Telefono 02 9823 3330
info@r-biopharm.it - www.r-biopharm.com

RIDA[®] e RIDASCREEN[®]

sono marchi registrati della R-BIOPHARM AG

Produttore: R-BIOPHARM AG, Darmstadt, Germania

R-Biopharm AG è certificata ISO 9001.

RIDA[®] Testosteron Spiking Solution

1. Scopo

RIDA[®] Testosteron Spiking Solution può essere utilizzato per la preparazione di controlli positivi adatti per la validazione (ad esempio per la determinazione dei valori di recupero) del kit RIDASCREEN[®] Testosteron test (R2401).

2. Contenuto

Componente	Colore Tappo	Formato		Volume
Spiking Solution	Bianco	Pronta all'uso	500 ng testosterone / ml metanolo	1 ml

3. Avvertenze e precauzioni per gli utilizzatori

Questo test deve essere eseguito da personale di laboratorio qualificato. Le istruzioni per l'uso devono essere seguite scrupolosamente.

Questo kit può contenere sostanze pericolose. Per le informazioni sulla pericolosità delle sostanze contenute, consultare le schede di sicurezza (MSDS) appropriate per questo prodotto, disponibili online all'indirizzo <http://www.r-biopharm.com>.

4. Conservazione

Conservare il reagente a - 20 °C (- 4 °F).

La garanzia di qualità decade dopo la data di scadenza del kit indicata sulla confezione.

5. Procedura

- Portare la soluzione di spike a temperatura ambiente (20 - 25 °C / 68 - 77 °C) prima dell'uso
- prelevare una determinata aliquota della soluzione di spike, richiudere il flacone e conservare a -20 °C (-4 °F)
- se sono necessarie ulteriori diluizioni con metanolo 100% (v/v)
- per evitare interferenze con la preparazione del campione, la concentrazione di metanolo nel campione arricchito non deve essere superiore al 10% (v/v)
- i controlli arricchiti devono essere preparati nello stesso modo utilizzato per i rispettivi campioni durante l'analisi
- l'arricchimento dei campioni deve essere condotto in modo tale che la concentrazione misurata nel test sia al centro della curva standard; per calcolare il livello di spike, è necessario tenere in considerazione il fattore di diluizione
- il volume della soluzione di spike necessaria per l'arricchimento di un certo quantitativo di campione deve essere calcolato come segue:

$$\text{Volume soluzione di spike} = \frac{\text{livello di spike} \times \text{quantità di campione}}{\text{concentrazione della soluzione di spike}}$$

Esempio:

$$\text{Volume soluzione di spike} = \frac{50 \frac{\text{ng}}{\text{g}} \times 1 \text{ g}}{1000 \frac{\text{ng}}{\text{ml}}} = 0.05 \text{ ml per } 1 \text{ g di campione}$$

- idealmente, il rapporto della soluzione di spike con la quantità di campione dovrebbe essere compreso tra 1:100 e 1:10. Se il rapporto tra la soluzione di spike e la quantità di campione è inferiore, la soluzione di spike deve essere pre-diluata di conseguenza

–a causa dell' alta pressione di vapore, si consiglia vivamente di pipettare i solventi organici utilizzando pipette con tecnica a spostamento d'aria o siringhe Hamilton; se si utilizzando pipette a singolo canale per trasferire i solventi organici, i puntali e l'aria all'interno della pipetta devono essere saturati con i vapori del solvente organico prima di pipettare il volume desiderato; per questo motivo, aspirare e dispensare il solvente organico almeno 3 volte prima di trasferire il volume desiderato.

R-Biopharm non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quella relativa alla qualità standard dei materiali di cui sono costituiti i suoi prodotti. Nel caso tali materiali risultassero difettosi, R-Biopharm si impegna a fornire prodotti sostitutivi. Non esiste garanzia di commerciabilità o di idoneità del prodotto per uno scopo particolare. R-Biopharm non è da ritenersi responsabile per danni, ivi compresi danni speciali o indiretti, o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo del prodotto.