


SureFast® ONE System

Schneller und einfacher Arbeitsablauf



Integrierte DNA-Präparation

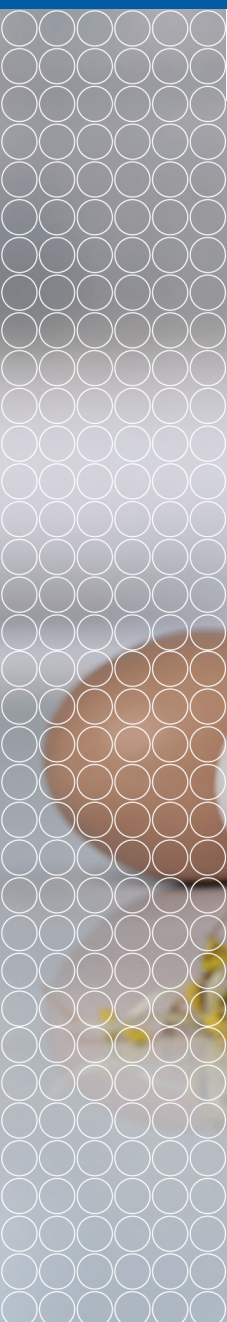

Schnelle und einfache Handhabung



Für alle gängigen qPCR-Thermocycler geeignet

Weitere Informationen:



<https://r-b.io/pathobak>

SureFast® ONE

Schneller und einfacher Arbeitsablauf

Einheitliches Protokoll


- 

1 Inkubation von 25 g Lebens-/ Futtermittel in Anreicherungs-medium*
- 

2 Anreicherung mit Lyse Puffer vermengen
- 

3 Nur einmal mischen und 10 Minuten bei 95 °C erhitzen
- 

4 Zugabe von 5 µl DNA (bzw. Kontrollen) zu 20 µl Master Mix
- 

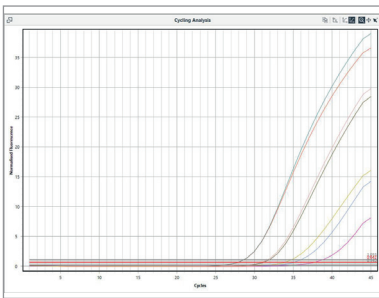5 qPCR run starten
- 

6 Daten-auswertung

* *Salmonella*: BPW für 16 - 24 h; *E.coli*: BPW / mTSB für 18 - 24 h; *Listeria*: Half Fraser Medium für 18 ± 2 h

ONE System qPCR-Produkte

Produkt	Beschreibung	Tests	Art. Nr.
SureFast® Salmonella ONE AOAC-RI 81803 ; MicroVal 2014LR43	FAM: <i>Salmonella</i> spp. HEX: IAC	100 Reaktionen inkl. Präparation	F5211
SureFast® STEC 4plex ONE	FAM: <i>E. coli stx1</i> (subtype a-d) & <i>stx2</i> (subtype a-g) Cy5: <i>eae</i> ROX: <i>E. coli</i> O157 HEX: IAC	100 Reaktionen inkl. Präparation	F5265
Neu SureFast® Listeria 3plex ONE	ROX: <i>Listeria</i> spp. Cy5: <i>Listeria monocytogenes</i> HEX: IAC	100 Reaktionen inkl. Präparation	F5217