

SureFood® GMO kits

Für den qualitativen und quantitativen Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen in Lebens- und Futtermitteln



Manuelle und automatisierte DNA-Präparation für komplexe Proben



Multiplex Screening



Qualitativer Nachweis und Quantifizierung

GMO Analyse in Lebens- und Futtermitteln

Derzeit konzentrieren sich die Routineanalysen zum Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auf gentechnisch veränderte Nutzpflanzen.

Die meisten gentechnisch veränderten Nutzpflanzen enthalten bestimmte Promotor/Terminator-Sequenzen (z. B. 35S, NOS, FMV), die in diesen Pflanzen nicht natürlich vorhanden sind. Diese DNA-Sequenzen werden häufig in der Gentechnik eingesetzt und kommen daher in verschiedenen GV-Pflanzen vor. Die betreffenden GV-Linien werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Screening-Elemente hin überprüft.

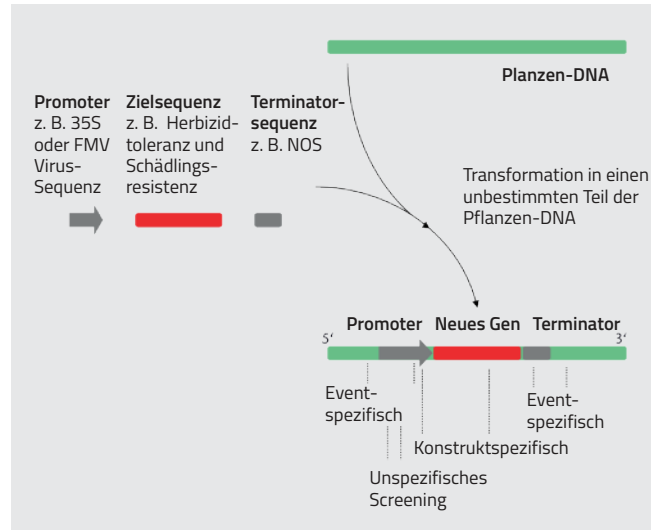


Fig.: Mit gentechnischen Verfahren können einzelne aus anderen Organismen stammende Gene gezielt in das Erbgut einer Pflanze übertragen werden.

Mehrstufige Analysemethode für GMO Produkte:



Einheitliche DNA-Präparation

Manuell – Spin-Filter basierend

SureFood® PREP Basic
Für Rohstoffe und schwach prozessierte Lebens- und Futtermittel

SureFood® PREP Add On
Für 2 g Probeneinwaage

SureFood® PREP Advanced
Für stark prozessierte Proben

Halbautomatisiert – Magentic-Beads

SureFast® Mag PREP Food / TANBead Maelstrom
Für Rohstoffe, schwach und stark prozessierte Lebens- und Futtermittel



Modulares qPCR-System

Unspezifisches Multiplex-Screening

SureFood® GMO SCREEN

- Schnelle und umfassende Analyse
- Aussage ob GMOs vorhanden sind oder nicht

Multiplex-Identifizierung

SureFood® GMO ID

- Spezifisches Nachweisverfahren zum Ausschluss von nicht zugelassenen GMOs
- Für nicht zugelassene GMOs besteht in der EU eine 0 %-Toleranz

Relative Quantifizierung

SureFood® GMO QUANT

- Gemäß der EU-Verordnung EC1829/2003 und EC 1830/2003 - müssen Lebensmittel mit einem zulässigen GMO-Anteil von > 0.9 % pro Matrix gekennzeichnet werden
- Für Futtermittel gilt Verordnung EC 619/2011
- Die Quantifizierung der GMO-Ergebnisse erfolgt proportional bezogen auf die jeweilige Pflanzenmatrix



Ihre Vorteile

Benutzerfreundlich:

- Standardisierte Probenvorbereitung, qPCR-Set-up und Thermoprofile
- Extrahierte DNA kann für zusätzliche Tests verwendet werden (z. B. Allergene)
- Simultane qPCR-Analyse GMO und Allergen-Proben

Zeitsparend:

Halbautomatisierte DNA-Extraktion und Multiplex-Kits

Alles aus einer Hand:

Kits, Geräte, Support

Flexibel:

qPCR-Cycler: FAM, VIC, HEX, Cy5

Screening-Tabelle gängiger GMO-haltiger Kulturpflanzen

Durch die Kombination verschiedener Vektoren ist es möglich, das Vorhandensein bestimmter GVO-Ereignisse ein- oder auszuschließen.

GMO-event	OECD	S2126			S2127				S2128
		P-35S CAMV	T-NOS	P-35S FMV	BAR	NPTII	pat	CTP2:CP4E PSPS	CryIAb
Soya									
A2704-12	ACS-GM005-3	+	-	-	-	-	+	-	-
A5547-127	ACS-GM006-4	+	-	-	-	-	+	-	-
DAS-68416-4	DAS-68416-4	-	-	-	-	-	+	-	-
DAS-81419	DAS-81419-2	-	-	-	-	-	+	-	-
DAS-44406-6	DAS-44406-6	-	-	-	-	-	+	-	-
DP-305423	DP-305423-1	+	-	-	-	-	-	-	-
FG72	MST-FG072-2	-	+	-	-	-	-	-	-
FG72 x A5547-127	MST-FG072-2 x ACS-GM006-4	+	+	-	-	-	+	-	-
GMB151	BCS-GM151-6	+	-	-	-	-	-	-	-
GTS 40-3-2 (RR-Sox)	MON-04032-6	+	+	-	-	-	-	-	-
MON87705	MON-87705-6	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87751	MON-87751-7	-	-	-	-	-	-	-	+
MON87769 x MON89788	MON-87769-7 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87701	MON-87701-2	-	-	-	-	-	-	-	-
MON87701 x MON89788	MON-87701-2 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87708 x MON89788	MON-87708-9 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87708	MON-87708-9	-	-	-	-	-	-	-	-
MON87705 x MON89788	MON-87705-6 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
SYHT0H2	SYN-000H2-5	+	+	-	-	-	+	-	-
Corn									
59122	DAS-59122-7	+	-	-	-	-	+	-	-
Bt11	SYN-BT011-1	+	+	-	-	-	+	-	+
GA21	MON-00021-9	-	+	-	-	-	-	-	-
MON810	MON-00810-6	+	-	-	-	-	-	-	-
MIR162	SYN-IR162-4	-	+	-	-	-	-	-	-
MIR604	SYN-IR604-5	-	+	-	-	-	-	-	-
MON87411	MON87411-9	+	-	-	-	-	-	+	-
MON87419	MON-87419-8	-	-	-	-	-	+	-	-
MON87427	MON-87427-7	+	+	-	-	-	-	+	-
MON87460	MON-87460-4	+	+	-	-	+	-	-	-
MON87751	MON87751.7	-	-	-	-	-	-	-	+
MON88017	MON-88017-3	+	+	-	-	-	-	+	-
MON89034	MON-89034-3	+	+	+	-	-	-	-	-
MZHG0JG	SYN-000JG-2	+	+	-	-	-	+	-	-
NK603	MON-00603-6	+	+	-	-	-	-	+	-
NK603 x MON810	MON-00603-6 x MON-00810-6	+	+	-	-	-	-	+	+
NK603 x T25	MON-00603-6 x ACS-ZM002-1	+	+	-	-	-	+	-	-
T25	ACS-ZM003-2	+	-	-	-	-	+	-	-
T25 x MON810	ACS-ZM003-2 x MON-00810-6	+	-	-	-	-	-	-	-
T25 /T14	ACS-ZM002-1, ACS-ZM003-2	+	-	-	-	-	+	-	-
TC1507	DAS-01507-1	+	-	-	-	-	+	-	-
Canola									
73496	DP-073496-4	-	-	-	-	-	-	-	-
GT73 (RT73)	MON-00073-7	-	-	+	-	-	-	+	-
MON88302	MON-88302-9	-	-	+	-	-	-	+	-
T45 (HCN28)	ACS-BN008-2	+	-	-	-	-	+	-	-
Cotton									
GHB614 x LLCotton25	BCS-GH002-5 x ACS-GH001-3	+	+	-	+	-	-	-	-
LLCotton25	ACS-GH001-3	-	+	-	+	-	-	-	-
MON15985	MON-15985-7	+	+	-	-	+	-	+	-
MON88913	MON-88913-8	+	-	+	-	-	-	+	-
MON531	MON-00531-6	+	+	-	-	+	-	-	-
T304-40	BCS-GH004-7	+	+	-	+	-	-	-	+

Bitte beachten Sie: Die Tabelle zeigt nur Beispiele und ist nicht vollständig.

SureFood® GMO-Produkte

SureFood®	Packungsgröße	Art. Nr.
SureFood® PREP – DNA-Präparationen		
Basic	100 Präparationen	S1052
Advanced	50 Präparationen	S1053
Add-On (For 2 g samples; in combination with SureFood® PREP Basic)	15 Präparationen	S1055
SureFast® Mag PREP Food	96 Präparationen	F1060
Extraktionskontrolle		
Animal + Plant Control 3plex	100 Reaktionen	F4053
SureFood® GMO		
Plant PLUS	100 Reaktionen	S2049
Plant 4plex Corn/Soya/Canola/Cotton	100 Reaktionen	S2156
Plant 4plex Corn/Soya/Canola+IAC	100 Reaktionen	S2158
SureFood® GMO SCREEN – qualitative real-time PCR		
4plex 35S/NOS/FMV+IAC	100 Reaktionen	S2126
4plex BAR/PAT/NPTII/CTP2:CP4 EPSPS	100 Reaktionen	S2127
CaMV	100 Reaktionen	S2027
4plex BAR/PAT/CryIAb/CTP2:CP4 EPSPS	100 Reaktionen	S2128
P35S:BAR Rice	100 Reaktionen	S2022



SureFood® PREP Basic, Art. Nr. S1052



SureFood® GMO SCREEN

SureFood®	Packungsgröße	Art. Nr.
SureFood® GMO ID – qualitative real-time PCR		
Raps		
4plex Canola I	100 Reaktionen	S2166
4plex Canola II	100 Reaktionen	S2167
Mais		
DAS-40278-9 Corn	100 Reaktionen	S2140
4plex Corn I	100 Reaktionen	S2170
Reis		
Bt63 Rice	2 x 50 Reaktionen	S2024
Soja		
4plex Soya I	100 Reaktionen	S2161
4plex Soya II	100 Reaktionen	S2162
4plex Soya III	100 Reaktionen	S2164
SureFood® GMO QUANT – quantitative real-time PCR		
Mais		
35S Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2020
Bt176 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2015
Bt11 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2016
MIR162 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2135
MON810 Cornx	2 x 50 Reaktionen*	S2019
MON863 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2051
T25 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2017
TC1507 Corn	2 x 50 Reaktionen*	S2081
Soja		
Roundup Ready Soya	2 x 50 Reaktionen*	S2014
35S Soya	2 x 50 Reaktionen*	S2028
RR2Y Soya	2 x 50 Reaktionen*	S2029
Referenzmaterial		
SureFood® GMO Plant Reference Sample	2 gram	S2150

MS8/6GT73/T45 Canola

MON88302/DPO734906/RF3 Canola

MON810/TC1507/NK603/MON89034

MON87708+CV127/DP305423/MON87701/MON87769

RR-Soya/RR-2Yield Soya/A2704-12/A5547-127

FG72-Soya/DAS68416-Soya/GMB151-Soya/DAS44406-Soya

(0.1 % non-GMO soya, maize, canola, rice)

*1 x 50 Reaktionen zur Quantifizierung des Referenzgens.