

r-biopharm®



RIDA®QUICK quant. evaluation kit

REF **RAL0001**

Zubehör für die quantitative Analyse von RIDA®QUICK quant.
LFDs über die RIDA®SMART APP Allergen

Accessories for the quantitative analysis of RIDA®QUICK quant.
LFDs by the RIDA®SMART APP Allergen

In vitro Test

Lagerung bei 2 - 30 °C
Storage at 2 - 30 °C (36 - 86 °F)



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, 64297 Darmstadt, Germany

Phone: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Fax: +49 (0) 61 51 81 02-20

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Please contact for questions and further information:

R-Biopharm AG Zentrale
Tel.: +49 (0) 61 51 - 81 02-0

R-Biopharm AG switchboard
Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0

Auftragsannahme
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20
E-Mail: orders@r-biopharm.de

Order department
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20
E-mail: orders@r-biopharm.de

Marketing & Vertrieb
E-Mail: info@r-biopharm.de

Marketing & sales
E-mail: sales@r-biopharm.de

RIDA[®], RIDASCREEN[®] und RIDASOFT[®]
sind eingetragene Marken der R-Biopharm AG.
Hersteller: R-Biopharm AG, Darmstadt, Deutschland

R-Biopharm AG ist ISO 9001 zertifiziert.

RIDA[®], RIDASCREEN[®] and RIDASOFT[®]
are registered trademarks of R-Biopharm AG.
Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified.

1. Verwendungszweck

Das Zubehör aus dem RIDA®QUICK quant. evaluation kit (Art. Nr. RAL0001) wird für die quantitative Analyse der RIDA®QUICK quant. Lateral Flows (LFDs) mittels RIDA®SMART APP Allergen benötigt.

2. Allgemeines

Das im RIDA®QUICK quant. evaluation kit enthaltene Zubehör ist speziell für die Auswertung von RIDA®QUICK quant. Lateral Flows (LFDs) mittels RIDA®SMART APP Allergen zusammengestellt.

3. Packungsinhalt

| Komponente | Deckelfarbe | Zustand | Inhalt |
|--|-------------|-----------------|---------|
| Test strip holder Teststreifen-Halter | - | Gebrauchsfertig | 3 Stück |
| RIDA®SMART APP cover RIDA®SMART APP Abdeckung | - | Gebrauchsfertig | 3 Stück |

4. Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt / der Test ist ausschließlich zur Anwendung im Rahmen der Zweckbestimmung geeignet.

Dieser Test ist nur von geschultem Laborpersonal durchzuführen. Die Gebrauchsanweisung zur Durchführung des Tests ist strikt einzuhalten.

Dieses Kit kann gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Sicherheitshinweise zu den enthaltenen Komponenten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern (SDS) zu diesem Produkt auf unserer Internetseite www.r-biopharm.de.

Alle Reagenzien und Materialien müssen nach Gebrauch unter Beachtung des Schutzes von Mensch und Umwelt eigenverantwortlich verwertet oder beseitigt werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die jeweils national geltenden Vorschriften (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gefahrenstoffverordnung etc.).

5. Reagenzien und ihre Lagerung

Das Kit bei 2 - 30 °C lagern. Die Komponenten des Kits nicht einfrieren.

Nach Erhalt des Kits die Komponenten lichtgeschützt und trocken lagern.

6. Testdurchführung

Die Probenvorbereitung, Testdurchführung und Auswertung der RIDA®QUICK quant. LFDs sind in der jeweiligen Produktinformation bzw. Gebrauchsanweisung beschrieben.









Für weitere Produktinformationen und Applikationen kontaktieren Sie bitte info@r-biopharm.de.

Versionsübersicht

| Versionsnummer | Kapitel und Bezeichnung |
|----------------|-------------------------|
| 2024-06-12 | Freigabeversion |

Symbolerklärung

Allgemeine Symbole:

-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Chargennummer
-  Verfallsdatum (JJJJ-MM-TT)
-  Lagertemperatur
-  Artikelnummer
-  Anzahl Testbestimmungen
-  Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
-  Hersteller + Adresse

Haftungsausschluss

Der Anwender trägt das alleinige Risiko bei der Verwendung der Produkte und Dienstleistungen der R-Biopharm AG.

Die R-Biopharm AG gewährleistet, dass ihre Produkte und Dienstleistungen allen von ihr festgelegten Qualitätskontrollstandards entsprechen. Die R-Biopharm AG wird nach ihrer Wahl Komponenten, Produkte oder wiederkehrende Dienstleistungen austauschen oder ausbessern, die sich innerhalb produktspezifischer Gewährleistungsfristen oder Ablaufdaten als mangelhaft in der Verarbeitung oder im Material erweisen und die sich nach der Prüfung und im Ermessen der R-Biopharm AG als mangelhaft erweisen.

Diese Gewährleistung tritt an die Stelle jeglicher Gewährleistungen hinsichtlich Qualität, Beschreibung, Eignung für einen bestimmten Zweck, Marktgängigkeit, Produktivität oder anderer Spezifikationen. Die R-Biopharm AG ist in keiner Weise verantwortlich für jegliche Nutzung ihrer Produkte und weist hiermit alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechtsbehelfe ab, bzw. übernimmt ausdrücklich keine Garantien, Gewährleistungen oder Haftungen, die sich aus dem Gesetz oder anderweitig ergeben. Die R-Biopharm AG übernimmt des Weiteren keine Haftung für entgangenen Gewinn oder Schäden – direkt, indirekt oder anderweitig – an Personen oder Eigentum im Zusammenhang mit der Verwendung ihrer Produkte oder Dienstleistungen.

Diese Haftungsregelung kann nur durch ein schriftliches, von einem autorisierten Vertreter der R-Biopharm AG unterzeichnetes Dokument verlängert, geändert oder ausgetauscht werden.

RIDA®QUICK quant. evaluation kit

1. Intended use

The material of the RIDA®QUICK quant. evaluation kit (Art. No. RAL0001) is used for the quantitative analysis of RIDA®QUICK quant. LFDs by the RIDA®SMART APP Allergen.

2. General information

The equipment of the RIDA®QUICK quant. evaluation kit is especially compiled for the quantitative analysis of RIDA®QUICK quant. LFDs by the RIDA®SMART APP Allergen.

3. Reagents provided

| Component | Cap color | Format | Volume |
|----------------------|-----------|--------------|----------|
| Test strip holder | - | Ready-to-use | 3 Pieces |
| RIDA®SMART APP cover | - | Ready-to-use | 3 Pieces |

4. Warnings and precautions for the users

The product / test is only suitable within the scope of its intended use.

This test should only be carried out by trained laboratory personnel. The instruction for use must be strictly followed.

This kit may contain hazardous substances. For hazard notes on the contained substances please refer to the appropriate material safety data sheets (SDS) for this product, available online at www.r-biopharm.com.

All reagents and materials must be recovered or disposed after use at customers own responsibility according to the protection of human health and the environment. Please observe the applicable national regulations concerning waste disposal (e.g. Waste Management Act, Regulations on Dangerous Chemicals, etc.).

5. Storage instructions

Store the kit at 2 - 30 °C (36 - 86 °F). Do not freeze any test kit components.

Store test components dry and protected from light

6. Test principle

Sample preparation, test implementation and evaluation of the RIDA®QUICK quant. LFDs are described in the respective test kit instructions.









For further product information and applications, please contact your local distributor or R-Biopharm at this address: sales@r-biopharm.de.

Version overview

| Version number | Chapter and title |
|----------------|-------------------|
| 2024-06-12 | Release version |

Explanation of symbols

General symbols:

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Follow the instructions for use |
|  | Batch number |
|  | Expiry date (YYYY-MM-DD) |
|  | Storage temperature |
|  | Article number |
|  | Number of test determinations |
|  | Manufacturing date (YYYY-MM-DD) |
|  | Manufacturer + address |

Disclaimer

The user assumes all risk in using R-Biopharm AG's products and services.

R-Biopharm AG will warrant that its products and services meet all quality control standards set by R-Biopharm AG, and R-Biopharm AG will, at its option, replace or repair any components, product or repeat services which prove to be defective in workmanship or material within product specific warranty periods or expiration dates and which our examination shall disclose to our satisfaction to be defective as such.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, as to quality, description, fitness for any particular purpose, merchantability, productiveness, or any other matter. R-Biopharm AG shall be in no way responsible for the proper use of its products and hereby disclaims all other remedies, warranties, guarantees or liabilities, expressed or implied, arising by law or otherwise, and it shall have no liability for any lost profits or damage, direct, indirect or otherwise, to person or property, in connection with the use of any of its products or services.

This warranty shall not be extended, altered or varied except by a written instrument signed by an authorized representative of R-Biopharm AG.

R-Biopharm AG

Postanschrift / Postal Address:

An der neuen Bergstraße 17

64297 Darmstadt, Germany

Sitz / Corporate Seat: Pfungstadt

Tel.: +49 (0) 61 51 - 81 02-0

Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-40

E-mail: info@r-biopharm.de

www.r-biopharm.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats /

Chairman of Supervisory Board:

Dr. Ralf M. Dreher

Vorstand / Board of Management:

Christian Dreher (Vorsitzender / Chairman),

Ute Salzbrenner, Dr. Frank Apostel,

Dr. Frank Vitzthum

Handelsregister / Commercial Register:

Amtsgericht Darmstadt HRB 8321