

CONGEN

SureFood® QUANTARD Allergen 40

Art. No. S3301

User Manual



February 2024

 **Inhalt**

1	Allgemeines	3
1.1	Beschreibung	3
1.2	DNA-Präparation	4
1.3	Kit-Inhalt und Lagerung	4
1.4	Zusätzliche benötigte Geräte und Materialien	4
2	Weitere Informationen	4
2.1	Technischer Support	4
2.2	Vertrieb und Bestellung	4



Content

1 General Information5

1.1 Description5

1.2 DNA-preparation6

1.3 Kit components and storage6

1.4 Additionally required equipment and materials6

2 Further Information6

2.1 Technical Support6

2.2 Distribution and Ordering6

1 Allgemeines

1.1 Beschreibung

Der SureFood® QUANTARD Allergen 40 ist ein Vergleichsmaterial für die quantitative Bestimmung von Gehalten zwischen 1 mg und 400 mg allergenem Bestandteil / kg Lebensmittel.

Das Vergleichsmaterial SureFood® QUANTARD 40 Allergen basiert auf einer **Maismehlgrundlage**. Es sind alle gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 kennzeichnungspflichtigen allergenen Lebensmittelbestandteile außer **Laktose und Sulfid** in einer Konzentration von **40 mg/kg** enthalten.

Enthaltene allergene Bestandteile:

Allergen	Material
Glutenhaltige Getreide	Weizenmehl Typ 405 (<i>Triticum</i> spp.)
Krustentiere	Black Tiger Garnele (<i>Penaeus monodon</i>), geschält, glasiert, blanchiert, roh
Weichtiere	Jakobsmuschel (<i>Placopecten magellanicus</i>) *
Ei	Eiweißpulver, Huhn (<i>Gallus gallus</i>)
Fisch	Buckellachs-Filet (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>), natur
Erdnuss	Erdnusskerne (<i>Arachis hypogaea</i>), ohne Haut, roh
Soja	Sojabohnen (<i>Glycine max</i>)
Gesamtmilch	Magermilchpulver, Kuh (<i>Bos taurus</i>)
Schalenfrüchte	Haselnusskerne (<i>Corylus avellana</i>), ohne Haut Mandeln (<i>Prunus dulcis</i>), ganz, natur, mit Haut Walnusskerne (<i>Juglans regia</i>), natur, mit Haut Cashewkerne (<i>Anacardium occidentale</i>), natur, ohne Haut Pekannüsse (<i>Carya illinoensis</i>), naturbelassen, mit Haut Paranusskerne (<i>Bertholletia excelsa</i>), geschält, ohne Haut Pistazienkerne (<i>Pistacia vera</i>), geschält, ohne Haut Macadamianuss (<i>Macadamia ternifolia</i>), in Schale geröstet, geschält
Sellerie	Selleriesamen (<i>Apium graveolens</i>)
Senf	Senfkörner, gelb (<i>Sinapis alba</i>)
Sesam	Sesamsaat (<i>Sesamum indicum</i>), geschält
Lupine	Lupine (<i>Lupinus albus</i>), Saat aus weißen Süßlupinen, ohne Haut
Buchweizen	Buchweizen (<i>Fagopyrum esculentum</i>)

***Hinweis:** Ab dem SureFood® ALLERGEN Molluscs Kit, Lot. 24493 (User Manual Version Januar 2024) zu verwenden.

Das Vergleichsmaterial SureFood® QUANTARD Allergen 40 wurde in Kombination mit dem Extraktionskit SureFood® PREP Advanced (S1053), Protokoll 1 und den real-time PCR Verfahren SureFood® ALLERGEN verifiziert.

Informationen über das Vorgehen zur Quantifizierung von allergenen Bestandteilen entnehmen Sie bitte den Anleitungen der SureFood® ALLERGEN real-time Kits.

Bei Verwendung alternativer Methoden müssen die zu untersuchende Probenmenge und das Extraktionsprotokoll in Kombination zum Nachweisverfahren verifiziert werden.

1.2 DNA-Präparation

Bei Verwendung des SureFood® PREP Advanced Kits (Art. Nr. S1053) wird die Extraktion mittels Protokoll 1 empfohlen. Da es sich um eine Quantifizierung mittels externer Referenz handelt, müssen das Vergleichsmaterial und die Probe in derselben Weise extrahiert werden.

Es wird empfohlen, das Vergleichsmaterial parallel mit den zu untersuchenden Proben in Doppelbestimmung zu extrahieren.

1.3 Kit-Inhalt und Lagerung

Reagenz	Menge
QUANTARD Allergen 40	1 x 2,0 g

Die Reagenzien sind trocken bei –28°C bis -16°C zu lagern.

Hinweis: Vor der Nutzung muss das Vergleichsmaterial verschlossen für mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur aufgetaut werden, um einen Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden.

1.4 Zusätzliche benötigte Geräte und Materialien

- DNA-Extraktionskit (z.B. SureFood® PREP Advanced Kit, Art. Nr. S1053)
- Real-time PCR Verfahren (SureFood® ALLERGEN-Serie)

2 Weitere Informationen

2.1 Technischer Support

Bei Fragen zur Durchführung wenden sie sich bitte an Ihren Distributor oder per E-Mail an sales@r-biopharm.de.

2.2 Vertrieb und Bestellung

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstrasse 17,
64297 Darmstadt, Germany
Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20
E-Mail: orders@r-biopharm.de
www.r-biopharm.com

r-biopharm®



1 General Information

1.1 Description

The SureFood® QUANTARD Allergen 40 is validated for quantitative determination of 1 mg to 400 mg allergenic substance / kg food sample.

The laboratory reference material SureFood® QUANTARD Allergen 40 is based on **corn flour** material. It contains all potentially allergenic food ingredients according to regulation (EU) No 1169/2011 (except for **lactose and sulphur dioxide**) in a concentration of **40 mg/kg**.

Content of allergenic substances:

Allergen	Material
Gluten containing cereals	Wheat flour type 405 (<i>Triticum</i> spp.)
Crustacean	Black Tiger shrimps (<i>Penaeus monodon</i>), peeled, glazed, blanched, raw
Molluscs	Sea scallop (<i>Placopecten magellanicus</i>) *
Egg	Egg white powder , hen (<i>Gallus gallus</i>)
Fish	Humpback salmon filet (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>), untreated
Peanut	Peanut kernels (<i>Arachis hypogaea</i>), untreated, peeled
Soy	Soybean (<i>Glycine max</i>)
Milk	Milkpowder, cow (<i>Bos taurus</i>)
Edible Nut	Hazelnut kernels (<i>Corylus avellana</i>), without skin Almond (<i>Prunus dulcis</i>), whole, untreated, with skin Walnut kernels (<i>Juglans regia</i>), untreated, with skin Cashew kernels (<i>Anacardium occidentale</i>), untreated, without skin Pecan nuts (<i>Carya illinoensis</i>), untreated, with skin Brazil nut (<i>Bertholletia excelsa</i>), peeled, without skin Pistachio kernels (<i>Pistacia vera</i>), peeled, without skin Macadamia nut (<i>Macadamia ternifolia</i>), roasted in the shell, peeled
Celery	Celery seeds (<i>Apium graveolens</i>)
Mustard	Mustard seeds, yellow (<i>Sinapis alba</i>)
Sesame	Sesam seeds (<i>Sesamum indicum</i>), peeled
Lupin	Lupin (<i>Lupinus albus</i>), seed of white lupin, peeled
Buckwheat	Buckwheat (<i>Fagopyrum esculentum</i>)

***Note:** To be used from SureFood® ALLERGEN Molluscs Kit, Lot. 24493 (User Manual version January 2024).

The laboratory reference material SureFood® QUANTARD Allergen 40 is verified in combination with the DNA extraction method SureFood® PREP Advanced (S1053), protocol 1, and the SureFood® ALLERGEN real-time PCR detection methods.

Further information about the quantification of allergenic substances is given in the manual of the SureFood® ALLERGEN real-time PCR products.

In case of using alternative methods the sample weight and extraction method in combination with the detection system have to be verified.

1.2 DNA-preparation

For DNA preparation the use of SureFood® PREP Advanced Protocol 1 (Art. No. S1053) is recommended.

Because it is a quantitative determination with an external reference material the DNA preparation of sample and reference material have to be performed in the same way.

The reference material is supposed to be prepared parallel to the samples.

1.3 Kit components and storage

Reagent	Amount
QUANTARD Allergen 40	1 x 2.0 g

Store all reagents dry at –28°C to –16°C and protected from light.

Note: To avoid moisture absorption thaws the unopened laboratory reference material at room temperature for at least one hour before use.

1.4 Additionally required equipment and materials

- DNA-Extraction kit (e.g. SureFood® PREP Advanced, Art. No.: S1053)
- Real-time PCR methods (SureFood® ALLERGEN series)

2 Further Information

2.1 Technical Support

For further questions please contact your distributor or send an e-mail to sales@r-biopharm.de.

2.2 Distribution and Ordering

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstrasse 17,
64297 Darmstadt, Germany
Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20
E-Mail: orders@r-biopharm.de
www.r-biopharm.com

