

r-biopharm®



# RIDA® Extractor 2

**REF** R4613

Lagerung bei 2 - 8 °C  
Storage at 2 - 8 °C (35 - 46 °F)



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, 64297 Darmstadt, Germany

Phone: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Fax: +49 (0) 61 51 81 02-20

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Please contact for questions and further information:

R-Biopharm AG Zentrale

Tel.: +49 (0) 61 51 - 81 02-0

Auftragsannahme

Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20

E-Mail: [orders@r-biopharm.de](mailto:orders@r-biopharm.de)

Marketing & Vertrieb

E-Mail: [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de)

R-Biopharm AG switchboard

Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0

Order department

Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-20

E-mail: [orders@r-biopharm.de](mailto:orders@r-biopharm.de)

Marketing & sales

E-mail: [sales@r-biopharm.de](mailto:sales@r-biopharm.de)

RIDA<sup>®</sup>, RIDASCREEN<sup>®</sup> und RIDASOFT<sup>®</sup>  
sind eingetragene Marken der R-Biopharm AG.  
Hersteller: R-Biopharm AG, Darmstadt, Deutschland

R-Biopharm AG ist ISO 9001 zertifiziert.

RIDA<sup>®</sup>, RIDASCREEN<sup>®</sup> and RIDASOFT<sup>®</sup>  
are registered trademarks of R-Biopharm AG.  
Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified.

## 1. Verwendungszweck

Der RIDA® Extractor 2 (Art. Nr. R4613) wird zur Probenaufarbeitung im

- RIDASCREEN®FAST Milk (Art. Nr. R4652),
- RIDASCREEN®FAST Casein (Art. Nr. R4612),
- RIDASCREEN®FAST  $\beta$ -Lactoglobulin (Art. Nr. R4912) eingesetzt.

Die Probenaufarbeitung ist in den Anleitungen der jeweiligen Testkits beschrieben.

## 2. Packungsinhalt

1 x 30 ml (ausreichend für 15 Proben)

## 3. Vorsichtsmaßnahmen

Der RIDA® Extractor 2 ist gesundheitsschädlich, da er Mercaptoethanol enthält. Daher sollte unter dem Abzug gearbeitet und Hautkontakt vermieden werden (Handschuhe tragen).

Der RIDA® Extractor 2 sollte nur von geschultem Personal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung zur Durchführung ist strikt einzuhalten.

Sicherheitshinweise zu der enthaltenen Komponente entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu diesem Produkt auf unserer Internetseite [www.r-biopharm.de](http://www.r-biopharm.de).

Alle Reagenzien und Materialien müssen nach Gebrauch unter Beachtung des Schutzes von Mensch und Umwelt eigenverantwortlich verwertet oder beseitigt werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die jeweils national geltenden Vorschriften (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gefahrenstoffverordnung etc.).

## 4. Reagenzien und ihre Lagerung

Der RIDA® Extractor 2 wird bei 2 - 8 °C gelagert. Bitte auf keinen Fall einfrieren. Nach Ablauf des Verfallsdatums (siehe Testkit-Außenetikett unter Expiration) darf der RIDA® Extractor 2 nicht mehr verwendet werden.









Für weitere Produktinformationen und Applikationen kontaktieren Sie bitte [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de).

## Versionsübersicht

Versionsnummer	Kapitel und Bezeichnung
2014-07-10	Freigabeversion
2022-05-02	Aktuelle Version Vorgenommene Änderungen: – Generelle sprachliche Überarbeitung – Lagertemperatur entsprechend der Angabe auf dem Regenzienetikett (2 - 8 °C)

## Symbolerklärung

Allgemeine Symbole:

	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer
	Verfallsdatum (YYYY-MM)
	Lagertemperatur
	Artikelnummer
	Anzahl Testbestimmungen
	Herstelldatum (YYYY-MM)
	Hersteller + Adresse

## Haftungsausschluss

Der Anwender trägt das alleinige Risiko bei der Verwendung der Produkte und Dienstleistungen der R-Biopharm AG.

Die R-Biopharm AG gewährleistet, dass ihre Produkte und Dienstleistungen allen von ihr festgelegten Qualitätskontrollstandards entsprechen. Die R-Biopharm AG wird nach ihrer Wahl Komponenten, Produkte oder wiederkehrende Dienstleistungen austauschen oder ausbessern, die sich innerhalb produktspezifischer Gewährleistungsfristen oder Ablaufdaten als mangelhaft in der Verarbeitung oder im Material erweisen und die sich nach der Prüfung und im Ermessen der R-Biopharm AG als mangelhaft erweisen.

Diese Gewährleistung tritt an die Stelle jeglicher Gewährleistungen hinsichtlich Qualität, Beschreibung, Eignung für einen bestimmten Zweck, Marktgängigkeit, Produktivität oder anderer Spezifikationen. Die R-Biopharm AG ist in keiner Weise verantwortlich für jegliche Nutzung ihrer Produkte und weist hiermit alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechtsbehelfe ab, bzw. übernimmt ausdrücklich keine Garantien, Gewährleistungen oder Haftungen, die sich aus dem Gesetz oder anderweitig ergeben. Die R-Biopharm AG übernimmt des Weiteren keine Haftung für entgangenen Gewinn oder Schäden – direkt, indirekt oder anderweitig – an Personen oder Eigentum im Zusammenhang mit der Verwendung ihrer Produkte oder Dienstleistungen.

Diese Haftungsregelung kann nur durch ein schriftliches, von einem autorisierten Vertreter der R-Biopharm AG unterzeichnetes Dokument verlängert, geändert oder ausgetauscht werden.

# RIDA<sup>®</sup> Extractor 2

## 1. Intended use

The RIDA<sup>®</sup> Extractor 2 (Art. No. R4613) is used for the sample preparation in

- RIDASCREEN<sup>®</sup>FAST Milk (Art. No. R4652),
- RIDASCREEN<sup>®</sup>FAST Casein (Art. No. R4612),
- RIDASCREEN<sup>®</sup>FAST  $\beta$ -Lactoglobulin (Art. No. R4912).

The sample preparation is described in the product information of the respective test kits.

## 2. Reagents provided

1 x 30 mL (sufficient for 15 samples)

## 3. Warnings and precautions for the users

The RIDA<sup>®</sup> Extractor 2 is harmful to health. It contains mercaptoethanol. It should be worked under a chemical hood and skin contact should be avoided (use gloves).

The RIDA<sup>®</sup> Extractor 2 should be used only by trained laboratory personnel. The instruction for use must be strictly followed.

Please refer to the component safety information in the material safety data sheets (SDS) for this product, available online at [www.r-biopharm.com](http://www.r-biopharm.com).

All reagents and materials must be recovered or disposed after use at customers own responsibility according to the protection of human health and the environment. Please observe the applicable national regulations concerning waste disposal (e.g. Waste Management Act, Regulations on Dangerous Chemicals, etc.).

## 4. Storage instructions

Store RIDA<sup>®</sup> Extractor 2 at 2 - 8 °C (35 - 46 °F). Please do not freeze.

Do not use the RIDA<sup>®</sup> Extractor 2 after the expiration date (see test kit label).

For further product information and applications, please contact your local distributor or R-Biopharm at this address: [sales@r-biopharm.de](mailto:sales@r-biopharm.de).

## Version overview

Version number	Chapter and title
2014-07-10	Release version
2022-05-02	Current version Changes made: <ul style="list-style-type: none"><li>– General linguistic revision</li><li>– Storage temperature according to reagent label (2 - 8 °C, 35 - 46 °F resp.)</li></ul>

## Explanation of symbols

General symbols:



Follow the instructions for use



Batch number



Expiry date (YYYY-MM)



Storage temperature



Article number



Number of test determinations



Manufacturing date (YYYY-MM)



Manufacturer + address

## Disclaimer

The user assumes all risk in using R-Biopharm AG's products and services.

R-Biopharm AG will warrant that its products and services meet all quality control standards set by R-Biopharm AG, and R-Biopharm AG will, at its option, replace or repair any components, product or repeat services which prove to be defective in workmanship or material within product specific warranty periods or expiration dates and which our examination shall disclose to our satisfaction to be defective as such.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, as to quality, description, fitness for any particular purpose, merchantability, productiveness, or any other matter. R-Biopharm AG shall be in no way responsible for the proper use of its products and hereby disclaims all other remedies, warranties, guarantees or liabilities, expressed or implied, arising by law or otherwise, and it shall have no liability for any lost profits or damage, direct, indirect or otherwise, to person or property, in connection with the use of any of its products or services.

This warranty shall not be extended, altered or varied except by a written instrument signed by an authorized representative of R-Biopharm AG.

### **R-Biopharm AG**

Postanschrift / Postal Address:

An der neuen Bergstraße 17  
64297 Darmstadt, Germany  
Sitz / Corporate Seat: Pfungstadt  
Tel.: +49 (0) 61 51 - 81 02-0  
Fax: +49 (0) 61 51 - 81 02-40  
E-mail: [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de)  
[www.r-biopharm.com](http://www.r-biopharm.com)

Vorsitzender des Aufsichtsrats /  
Chairman of Supervisory Board:

Dr. Ralf M. Dreher

Vorstand / Board of Management:

Christian Dreher (Vorsitzender / Chairman),  
Dr. Hans Frickel, Jochen Hirsch,  
Ute Salzbrenner, Dr. Peter Schubert

Handelsregister / Commercial Register:  
Amtsgericht Darmstadt HRB 8321